

【产品名称】

中文：青链双抗溶液

英文：Penicillin-Streptomycin Solution

货号：C3420-0100

规格：100ml/瓶

【产品介绍】

青霉素-链霉素是一种氨基糖苷- β -内酰胺抗生素组合溶液。它具有广谱杀菌活性，特别是革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌。

【适用范围】

预防细胞培养中的细菌污染。

【使用方法】

1. 从-20℃冰箱内取出抗生素溶液，阅读标签。
2. 室温放置使其融化。
3. 轻轻旋转瓶中的溶液。
4. 用 70%乙醇等消毒溶液擦拭瓶子外部。
5. 在超净台内操作。
6. 建议稀释比例 1:100。

【有效日期】

详见产品标签

【储存条件及保质期】

应贮存在-10~-20℃，有效期为 15 个月。开封后存放 4℃，注意避光，1 周内使用。不建议反复冻融。

【注意事项】

1. 本品仅用于科研，不用于临床诊断和治疗，严禁内服，不能用嘴吸液。
2. 试剂包装如有破损或滴漏，严禁使用。
3. 操作过程应避免污染。
4. 操作人员万一与皮肤、粘膜接触，请立即用自来水冲洗。
5. 禁止使用超出规定有效期的产品。

【说明书编制及修改日期】

生效日期：2022 年 03 月 15 日

修改日期：2023 年 09 月 27 日

【声明】

仅用于科研使用，不能用于临床诊断和治疗。

