

【产品名称】

中文：青链霉素，两性霉素 B 三抗溶液(100X)

英文：Penicillin-Streptomycin Amphotericin B Solution

货号：C3423-0100

规格：100ml/瓶

【产品介绍】

氨基糖苷-β-内酰胺组合对革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌均具有广谱杀菌活性。

两性霉素 B 是一种抗真菌多烯的混合物，用于细胞培养以控制真菌（如酵母菌、霉菌）。

【适用范围】

预防与杀除细胞培养中的细菌、真菌污染。

【使用方法】

1. 从-20℃冰箱内取出抗生素溶液，阅读标签。
2. 室温放置使其融化。
3. 轻轻旋转瓶中的溶液。
4. 用 70%乙醇等消毒溶液擦拭瓶子外部。
5. 在超净台内操作。
6. 建议稀释比例 1:100。

【有效日期】

详见产品标签

【储存条件及保质期】

应贮存在-10~-20℃，有效期为 18 个月。开封后存放 4℃，注意避光，1 周内使用。不建议反复冻融。

【注意事项】

1. 本品仅用于科研，不用于临床诊断和治疗，严禁内服，不能用嘴吸液。
2. 试剂包装如有破损或滴漏，严禁使用。
3. 操作过程应避免污染。
4. 操作人员万一与皮肤、粘膜接触，请立即用自来水冲洗。
5. 禁止使用超出规定有效期的产品。

【说明书编制及修改日期】

2022 年 3 月 15 日

【声明】

仅用于科研使用，不能用于临床诊断和治疗。

