

【产品名称】

中文：青链霉素，新霉素三抗溶液

英文：Penicillin-Streptomycin Neomycin Solution

货号：C3424-0100

规格：100 mL

【产品介绍】

青霉素-链霉素，新霉素三抗溶液是由氨基糖苷-β-内酰胺和新霉素组成的抗生素组合溶液。

青霉素-链霉素具有广谱杀菌活性，特别是革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌。新霉素是一种碱性化合物，对革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌具有杀菌作用，与链霉素、卡那霉素、庆大霉素同属于氨基糖苷类抗生素。

【适用范围】

预防与杀除细胞培养中的细菌污染。

【使用方法】

1. 从-20℃冰箱内取出抗生素溶液，阅读标签。
2. 室温放置使其融化。
3. 轻轻旋转瓶中的溶液。
4. 用 70%乙醇等消毒溶液擦拭瓶子外部。
5. 在超净台内操作。
6. 建议稀释比例 1:100 – 1:1000 (可根据实际需要稀释后使用)。

【储存条件及保质期】

应贮存在-10 ~ -20℃，有效期为 15 个月。开封后存放 4℃，**注意避光**，1 周内使用。不建议反复冻融。
有效期：15 个月。

【注意事项】

1. 本品仅用于科研，不用于临床诊断和治疗，严禁内服，不能用嘴吸液。
2. 试剂包装如有破损或滴漏，严禁使用。
3. 操作过程应注意无菌操作，避免污染。
4. 操作人员万一与皮肤、粘膜接触，请立即用自来水冲洗。
5. 禁止使用超出规定有效期的产品。

【说明书批准生效日期】

2023 年 06 月 01 日

【声明】

仅用于科研使用，不能用于临床诊断和治疗。

