

【产品名称】

中文：制霉菌素混悬液

英文：Nystatin Suspension, 10,000 units/ml

货号：C3440-0020

规格：20 ml

【产品介绍】

该产品是一种抗真菌多烯的混悬液。

该产品的主要特征包括：

1. 仅抗真菌，对细菌、病毒无效。
2. 通过与真菌细胞膜上的甾体醇有机结合，来增加膜的通透性，通透性改变，进而导致细胞内重要的物质丢失。
3. 冷冻溶液
4. 非澄清透明溶液

【使用方法】

1. 取一瓶制霉菌素混悬液，室温下读取标签，检查溶液包装与外观。
2. 使用消毒液擦拭后置于超净台内。
3. 超净台内操作，推荐 1:100 至 1:1000 稀释。
4. 混匀后，即可使用。

【储存条件及保质期】

本产品应在-20℃~-10℃储存，请**避光保存**，并在产品标签上注明的有效期内使用。

有效期：18 个月

【注意事项】

1. 包装如有破损或滴漏，不宜使用。
2. 操作过程应避免污染。
3. 溶液与操作人员的皮肤、粘膜接触，请立即用自来水冲洗。
4. 请在有效期内使用产品。

【说明书批准生效日期】

批准日期：2023 年 04 月 01 日

【声明】

仅用于科研使用，不能用于临床诊断和治疗。

