

【产品名称】

中文：单细胞增殖完全培养基

英文：Expander Complete Single Cell Culture Medium

货号：C3670-0500

规格：500ml/瓶

【产品介绍】

Expander 单细胞增殖完全培养基是为促进杂交瘤细胞（单细胞）增殖而进行改良的完全培养基，含有血清和基础培养基等成分。

【适用范围】

适用于培养杂交瘤细胞。

【使用方法】

将培养基从冰冻区中取出后，置于 2℃~8℃中使之融化，解冻过程中间歇地轻轻摇晃均匀，待全部溶解后再分装或直接使用。完全融解的培养基置于 4℃冰箱存放并于 1-2 周内用完。

【有效日期】

详见产品标签

【储存条件及保质期】

应贮存在-10℃~-20℃，避免反复冻融，避光保存；

有效期为 1 年。

【注意事项】

1. 切勿直接将培养基从-20℃进入 37℃解冻，这样因温度改变太大，容易造成蛋白质凝集而出现沉淀。
2. 请将完全融解的培养基置于 4℃冰箱存放，并于 1-2 周内用完。因为完全培养基在室温或 4℃冰箱放置时间太久，血清中的不稳定成分会被破坏，影响细胞生长效果；导致血清品质变差，也会产生沉淀。
3. 完全培养基融解后应轻轻摇晃混合均匀，如有沉淀，分装后进行离心处理，建议用 400 x g 离心 5 分钟，取上清使用。

【说明书编制及修改日期】

批准日期：2022 年 02 月 16 日

修改日期：2023 年 01 月 10 日

【声明】

仅用于科研使用，不能用于临床诊断和治疗。

